


【発売中】

新重量管理システム WSCALE_DL のご紹介

ダブルスケールディーエル


エヌケイシステムズ

パソコンと電子天秤を接続して計量値を記録・保存します。バーコードリーダーを利用した重量管理に対応しています。試薬、薬品など使用量履歴を管理するシステムとしてもご利用頂けます。

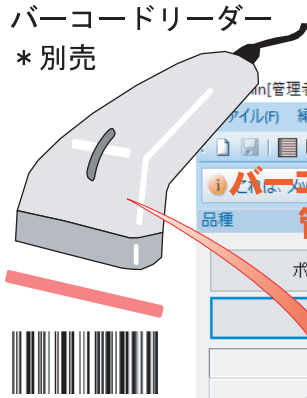

バーコードリーダー
* 別売

電子天秤 * 別売

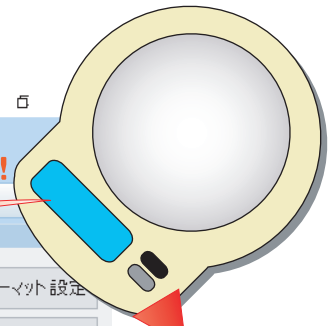

コマンド指示!

電子天秤から重量取得!

薬品など全品の計測履歴を表示します。

計測する管理品の選択!

データの抽出!

登録した管理品のリストを表示します。ここで選択した管理品の計測を行います。発行したバーコードを読み取って管理品を選択することもできます。

薬品など管理品毎の計測履歴を表示します。CSVファイル出力、帳票印刷等に対応しています。

電子天秤を接続して重量を取得します。電子天秤に対してゼロセット、風袋引き、出力制御を指示することができます。※入力コマンド対応機種に限りです。

No.	SW	USER	CHCUSER	CODE	NAME	DATA	DATE
1		adrin		1234567000206	硝酸2	27.06 g	2018/04/16
2		adrin		12345670001910	塩酸2	27.06 g	2018/04/16
3		adrin		1234567000183	酢酸2	27.06 g	2018/04/16 14:
4		adrin		1234567000176	ブタノール1	27.06 g	2018/04/16 14:
5		adrin		1234567000169	プロピノール1	27.05 g	2018/04/16 14:
6		adrin		1234567000152	エタノール2	27.05 g	2018/04/16 14:
7		adrin		1234567000145	メタノール2	27.05 g	2018/04/16 14:
8		adrin		1234567000138	ほう酸塩	27.05 g	2018/04/16 14:
9		adrin		1234567000121	りん酸塩	27.05 g	2018/04/16 14:
10		adrin		1234567000114	硫酸1	27.05 g	2018/04/16 14:
11		adrin		1234567000107	90%硝酸1	27.05 g	2018/04/16 14:
12		adrin		1234567000091	硝酸1	27.05 g	2018/04/16 14:
13		adrin		1234567000084	塩酸1	27.05 g	2018/04/16 14:
14		adrin		1234567000077	酢酸1	27.04 g	2018/04/16 14:

No.	品名	重さ	単位	差	日付
1	メタノール1	234.71	g		2018/04/16 14:11:38
2	メタノール1	135.40	g	-99.31	2018/04/16 14:13:21
3	メタノール1	112.11	g	-23.29	2018/04/16 14:14:46
4	メタノール1	39.69	g	-72.42	2018/04/16 14:16:05
5	メタノール1	27.04	g	-12.65	2018/04/16 14:17:25

●改良の為、デザイン及び仕様は変更される場合があります。予めご了承ください。2018.10